



BI-1188

マイクロプレート・チューブ用

# てまわし スピナー

(てまわし君)

**新製品販売 キャンペーン**  
(先着100台限定)



**特許申請中**

- ◎ 96well PCR plateのスピンドウンに最適
- ◎ 96well PCR plateを台にすることで、8連・12連やカットされたPCRチューブにも対応
- ◎ オプションのローターセットで、1.5ml・0.5ml・0.2ml・0.1mlにも対応
- ◎ 上清を取り除くことが可能  
(例: マイクロプレートが逆向きにセットも可能な為、塩基配列決定等の精製過程で上清を取り除く)

## ■ 特徴

- 電源が不要
- 加速、減速が速い
- 軽いので移動が容易
- 置き場所に困らないため、収納が容易
- 洗浄が容易
- プレートは逆向きにもセットが容易
- 電動式マイクロプレート用遠心機に比べて安価

## ■ 使用上の注意

- スピンドアウンされる場合は、シーリングしたプレートを使用して下さい。
- バランスは必ずお取り下さい。
- 本体ボール底面から立ち上がっている回転軸を折らないで下さい。  
手を刺さないように注意して下さい。
- 必要以上に回転を早くしたり、回転の途中で無理に回転を止めないで下さい。
- 回転の最中は危険ですので蓋を開けないで下さい。
- 必ず蓋を押さえながら回転させて下さい。

## ■ 仕様 価格

| 商品番号            | 30-11-888              | 30-11-889                          |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| 品名              | てまわしスピナー               | てまわしスピナー<br>ローター付き                 |
| 内訳              | プレートホルダー x 1<br>本体 x 1 | プレートホルダー x 1<br>ローター x 1<br>本体 x 1 |
| サイズ(約)          | φ190 x H160mm          |                                    |
| 重量(約)           | 460g                   | 472g                               |
| 価格              | ¥21,000                | ¥25,000                            |
| <b>キャンペーン価格</b> | <b>¥15,000</b>         | <b>¥18,000</b>                     |

## ■ オプション

| 商品番号 | 30-11-882             | 30-11-883                        | 30-11-881                                      |
|------|-----------------------|----------------------------------|--|
| 品名   | てまわしスピナー用<br>プレートホルダー | てまわしスピナー用<br>ローター                | てまわしスピナー用<br>本体                                |
| 材質   | アクリル                  | アクリル<br>取付ネジ：ABS、鉄<br>ワッシャー：鉄、ゴム | ボール：スチロール樹脂<br>蓋・取っ手：ポリプロピレン<br>取っ手押さえネジ：ステンレス |
| 価格   | ¥18,000               | ¥5,000                           | ¥4,000   |

販売店

**BIO**  
*Improve*

バイオインブルー株式会社

〒631-0801 奈良市左京2-3-1-1-106

Tel : 0742-42-6398

Fax : 0742-71-2158

Email : info@bio-improve.com

https://bio-improve.com

(注：製品の仕様や価格等は、予告なく変更することがあります。)